

GD200 组织研磨仪研磨胫骨方案分析

实验材料：

样品：动物胫骨

仪器：GD200 高通量组织研磨仪

配件：2 毫升离心管、3 号介质

实验步骤：

- 取剪碎或绞碎后动物胫骨，少许样品放入 2ml 离心管中。
- 放入 3 号介质各若干颗。
- 加提取溶液 0.5ml，拧紧管盖。
- 将离心管放入研磨适配器中，再将适配器固定在研磨仪上。
- 将 GD200 组织研磨仪的研磨速度 2000RPM 和时间 3 分钟分别设置好，启动研磨。
- 研磨完全停止后，拿出研磨离心管，做下一步处理。

均质效果图示分析：

